



1. Calculer la masse de soluté pour la concentration voulue. Voir cours sur les solutions ([Spc2-1a crs Les solutions](#))
2. Peser la masse calculée.
3. Rincer la fiole jaugée avec de l'eau distillée.
4. Verser la poudre dans la fiole en rinçant la capsule et l'entonnoir.
5. Ajouter 1/3 d'eau distillée et agiter.
6. Compléter en eau distillée jusqu'à 1 cm de trait de jauge.
7. Compléter en eau distillée au compte-goutte jusqu'au trait de jauge.
8. Homogénéiser en retournant 10 fois la fiole.